

## BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒

产品编号	产品名称	包装
D7292S	BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒	100次
D7292M	BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒	500次

### 产品简介:

- 碧云天生产的BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒，即BeyoPlant™ Rapid Plant Genotyping Assay Kit植物样品直接PCR预混液(2X)，提供了一种使用特别便捷的all-in-one的2倍浓度的检测试剂，加入一小块植物叶片等柔嫩的组织和适量的引物和水，就可以直接进行PCR扩增，后续直接电泳观察结果就可以判断植物的基因型了。本产品不仅可以用于植物的基因型鉴定，也可以用于其它适当用途的植物样品的直接PCR检测，可以轻松完成长度达到5kb的DNA片段的扩增。
- 本试剂盒提供了可专门用于植物样品的2倍浓度的PCR预混液，并且PCR结束后可以直接上样电泳无需添加上样缓冲液。本产品含有耐叶绿素的PlantTaq™ DNA聚合酶，这是一种经过基因工程改造的非常高效的适用于植物样品直接PCR检测的耐热DNA聚合酶。
- 对于植物叶片等柔嫩样品可以直接PCR检测，无须提取DNA。本产品对玉米、丝瓜、甜椒、豆角、黄豆、辣椒、黄瓜、茄子、番茄等植物样品中的叶绿素、多糖、多酚等各种PCR抑制剂表现出超强的抗性，对于新鲜采集的、4°C保存或低温冻存的这些植物的叶片、嫩种子等，都无需进行DNA提取纯化，可以直接用于PCR扩增目的DNA。
- 所需样品少，耐受能力高。本产品用于20μl的PCR扩增体系时，通常仅加入0.1-1mm直径叶片即可顺利完成PCR检测。
- 本产品提供了一对阳性对照引物，便于确认PCR检测效果。该对引物是多种植物的通用引物，可以扩增多数植物叶绿体中高度保守的IRB18基因的297bp DNA片段。
- 本产品用于植物叶片检测的效果参考图1。图中可见，本产品对多种常见植物叶片都有很好的PCR扩增效果。

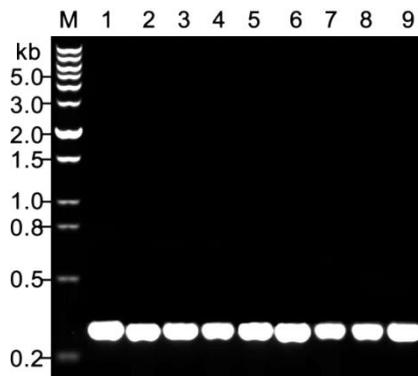


图1. 碧云天生产的BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒检测图中所示不同植物叶片中目的基因的实测效果图。使用BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒中提供的Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)和Control primer mix，在PCR体系中直接加入不同植物叶片，用于扩增IRB18基因的297bp DNA片段后的电泳效果图。M, DNA marker (D0110 DNA Ladder (0.2-12 kb, 12 bands)); 1, 豆角(Cowpea); 2, 黄豆(Soybean); 3, 丝瓜(Sponge gourd); 4, 甜椒(Capsicum); 5, 玉米(Maize); 6, 黄瓜(Cucumber); 7, 辣椒(Pepper); 8, 茄子(Eggplant); 9, 番茄(Tomato)。

- 本产品扩增不同长度目的基因的效果参考图2。图中可见，本产品以番茄叶为模板可直接PCR扩增出长达5kb的DNA片段。

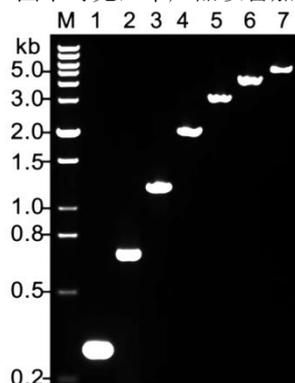


图2. 碧云天生产的BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒直接以番茄叶片为模板扩增不同长度的目的基因的效果图。M,

DNA marker (D0110 DNA Ladder (0.2-12 kb, 12 bands)); 1, IRB18(297bp); 2, actin(693bp); 3, rbcL(1201bp); 4, rpoC2(2069bp); 5, rpoC2(3079bp); 6, rpoC2(3942bp); 7, rpoC2(5000bp)。

- 本产品扩增获得的PCR产物带有3'-dA overhangs的粘性末端，可直接用于和T载体连接进行TA克隆。
- **用途：**植物叶片等比较柔嫩的组织样品基因组DNA中目的基因的直接扩增、基因分型(如基因缺失等)，以及基因敲除或转基因植物基因型分析。
- **失活或抑制：**酚氯仿抽提可以使Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)中含有的PlantTaq™ DNA Polymerase失活。
- 本产品如果用于50微升的PCR反应体系，两种包装的本产品分别足够用于40个和200个反应；如果用于20微升的PCR反应体系，两种包装的本产品分别足够用于100个和500个反应。

#### 包装清单：

产品编号	产品名称	包装
D7292S-1	Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)	1ml
D7292S-2	Control primer mix (10μM each)	25μl
—	说明书	1份

产品编号	产品名称	包装
D7292M-1	Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)	1ml×5
D7292M-2	Control primer mix (10μM each)	125μl
—	说明书	1份

#### 保存条件：

-20°C保存。适当避免反复冻融。

#### 注意事项：

- 由于PCR反应非常灵敏，在使用本产品时请注意避免微量待扩增DNA的污染，并尽量考虑设置不加模板的空白对照以确认是否有待扩增DNA的污染。
- 设置PCR反应体系时，20μl和50μl PCR体系中植物样品的推荐用量分别为0.1-1mm和0.3-3mm直径叶片或类似大小其它比较柔嫩的植物组织，可以直接添加到PCR体系中，无需进行任何额外处理。经测试本产品适用于柔嫩新鲜种子的直接PCR，但不适用于干硬种子的直接PCR。
- PCR反应结束之后，酌情3000-5000g离心3-5min以沉淀植物组织碎片，便于吸取上清用于电泳分析等。
- 需自备Nuclease-Free Water。推荐选购碧云天生产的ST876 BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 使用说明：

##### 1. PCR反应体系的设置：

- 融解并混匀试剂盒中的Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)和Control primer mix (10μM each)，置于冰浴上或冰盒内。
- 参考下表在冰浴上设置PCR反应体系：

试剂	20μl体系	50μl体系	终浓度
Nuclease-Free Water	9μl	22.5μl	-
Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)	10μl	25μl	1X
引物混合物 (10μM each)	1μl	2.5μl	0.5μM each
植物样品	0.1-1mm直径	0.3-3mm直径	-
总体积	20μl	50μl	-

#### 注意：

- 模板使用量：**作为PCR模板的植物组织用量，对于20μl和50μl PCR反应体系，植物样品的推荐用量分别为0.1-1mm和0.3-3mm直径叶片或类似大小其它比较柔嫩的植物组织。如果模板为植物种子，尽量使用鲜嫩的植物种子。用干净的解剖刀去掉种子外壳，剪下直径约0.5-2mm的组织直接放入PCR管内；若种子太小，如番茄种子，可直接使用1-2粒完整的种子放入PCR管内进行扩增。50μl PCR体系，植物叶片或是种子直径不宜超过3mm，太多模板易造成PCR抑制成分偏多，影响PCR效果。推荐取两份植物组织样品进行平行的PCR实验，以降低取样的不稳定性。为确保取样的均一性，建议使用专用的打孔器或解剖刀进行取样，并注意防止取样过程中的交叉污染。每一次取样，可以用2%的次氯酸钠溶液清洗打孔器或解剖刀。对于高GC含量的PCR扩增，可以尝试向PCR体系中加入终浓度1-10% (体积百分比)的DMSO。
- 引物浓度：**通常引物的终浓度为0.5μM时可获得良好的检测效果，也可以根据情况在0.1-1.0μM范围内调整引物的终浓度。扩增效率不高的情况下，可提高引物的浓度；发生非特异性反应时，可降低引物浓度。
- 用移液器轻轻吹打混匀或轻微Vortex混匀，室温离心数秒，使液体和待检测植物组织积聚于管底。
- 如果所使用的PCR仪有热盖则省略本步骤。如果PCR仪没有热盖，则在管内滴入一滴矿物油(ST275 Mineral oil (矿物

油))。

e. 把设置好的PCR反应体系置于PCR仪上，开始PCR反应。

## 2. PCR反应参数的设置可以参考如下表格：

步骤	循环数	温度	时间	说明
1	-	94°C	5min	起始变性
2	30-40	94°C	30sec	变性
		55°C	30sec	退火
		68°C	2min/kb	延伸
3	-	68°C	10min	最终延伸
4	-	4°C	长时间保持	临时存放

### 注意：

- 起始变性(94°C, 5min)可以使植物组织样品裂解，释放出可用于PCR扩增的基因组DNA。
- 需根据每次反应的模板、引物、PCR产物的长度和GC含量等适当优化PCR反应条件，包括温度、时间和循环数等。
- 对于初次进行的PCR，为尽量确保可以扩增出预期的PCR产物，可以把循环数设置为35。

## 常见问题：

### 1. PCR产物非常少或没有特异性条带。

- 引物设计不佳是PCR过程中最常见的问题。请选择适当的引物设计软件进行引物设计，注意引物的GC含量、二级结构、二聚体、退火温度、长度、特异性等方面的问题。在加入酶切位点等的引物中，一定要注意加入酶切位点等后整条引物的GC含量、二级结构、二聚体、退火温度、长度、特异性等方面的问题。在原有引物效果不佳的情况并且阳性对照引物可以正常工作的情况下，可以考虑更换引物。
  - 待扩增片段GC含量偏高。向PCR体系中尝试加入适合扩增高GC含量DNA片段的试剂。
  - 目的片段过长。尽管PlantTaq™ DNA Polymerase可以扩增最长达5kb的DNA片段，但大多数时候更适合扩增2-3kb以下的片段。对于过长的目的片段的扩增，需要适当优化引物和PCR反应参数。
  - 引物的二级结构、引物二聚体或引物偏短会导致退火效果不佳。此时可以采用Touch down等方法进行退火，通常采用从65°C逐步缓慢降温到55°C或50°C的方法，使退火更加充分。
  - 退火温度不佳，需要优化。如果有温度梯度PCR仪，则可以设置退火的温度梯度，摸索退火的最佳温度。如果没有温度梯度PCR仪，则可以通过多次PCR反应摸索最佳的退火温度。
  - 延伸时间不足。可按照每1kb片段延伸2分钟进行设置，对于较难扩增的片段可以设置为每1kb片段延伸3-4分钟。
  - 在不同PCR仪上进行PCR反应，避免有时PCR仪出现问题。
  - 循环数不足，适当延长PCR的循环数。通常循环数最高不必超过40，常用的循环数范围为30-40。
  - 模板用量偏少，可以在耐血体积范围内适当加大样品用量，或采用巢式PCR (nested PCR)或二次PCR。巢式PCR即为在原先设计的PCR引物内侧再设计一对PCR引物，然后对第一次PCR产物进行稀释后再进行一次PCR扩增，这样一方面可以起到扩增作用，同时也可以从第一次PCR产物中扩增出特异性条带。二次PCR则为比较简单地用原有引物对第一次PCR产物进行稀释后再进行一次PCR扩增，可以起到扩增作用，但不能去除非特异性条带。
  - 对PCR引物进行脱盐甚至PAGE胶或HPLC纯化。
  - 当产生较多非特异性条带时，可以适当提高退火温度。
1. 注意设置适当的阳性对照和阴性对照通常会对于实验结果的判断有很大帮助。

### 2. 杂带较多或条带弥散

- 退火温度提高 2-5°C。
- 减少植物组织样品的用量。
- 在室温配制PCR体系容易产生非特异性条带。推荐在冰浴上配制PCR反应体系。
- 如果模板的GC含量过高，需要考虑加入适合扩增高GC含量DNA片段的试剂。
- 适当缩短延伸时间。

## 相关产品：

产品编号	产品名称	包装
D7205	Taq DNA Polymerase	200U
D7207	Taq DNA Polymerase	1000U
D7209	Taq DNA Polymerase	5000U
D7211S	Hot-Start Taq DNA Polymerase	200U
D7211M	Hot-Start Taq DNA Polymerase	1000U
D7211L	Hot-Start Taq DNA Polymerase	5000U
D7216	Pfu DNA Polymerase	200U
D7217	Pfu DNA Polymerase	1000U
D7218	BeyoTaq DNA Polymerase	200U

D7219	BeyoTaq DNA Polymerase	1000U
D7220	BeyoFusion™ DNA Polymerase	200U
D7221	BeyoFusion™ DNA Polymerase	1000U
D7222	BeyoFusion™ Plus DNA Polymerase	200U
D7222B	BeyoFusion™ Plus DNA Polymerase	1000U
D7228	2X PCR Master Mix	400次
D7232	PCR Kit with Taq	400次
D7233	PCR Kit with Taq	2000次
D7237	PCR Kit with BeyoTaq	400次
D7241S	HemoTaq™ DNA Polymerase (Blood-resistant)	200次
D7241M	HemoTaq™ DNA Polymerase (Blood-resistant)	1000次
D7243S	HemoTaq™ HF DNA Polymerase (Blood-resistant)	200次
D7243M	HemoTaq™ HF DNA Polymerase (Blood-resistant)	1000次
D7245	Blood PCR Enhancer (2X)	2ml
D7248S	PlantTaq™ DNA Polymerase (Chlorophyll-resistant)	200次
D7248M	PlantTaq™ DNA Polymerase (Chlorophyll-resistant)	1000次
D7251	Easy-Load™ PCR Master Mix (Blue, 2X)	100/400/2000/10000次
D7255	Easy-Load™ PCR Master Mix (Green, 2X)	100/400/2000/10000次
D7259	Easy-Load™ PCR Master Mix (Orange, 2X)	100/400/2000/10000次
D7281S	动物组织直接PCR试剂盒	100次
D7281M	动物组织直接PCR试剂盒	500次
D7283S	鼠尾基因型快速鉴定试剂盒	100次
D7283M	鼠尾基因型快速鉴定试剂盒	500次
D7285S	Easy-Load™ Blood Direct PCR Master Mix (2X)	100次
D7285M	Easy-Load™ Blood Direct PCR Master Mix (2X)	500次
D7287S	Easy-Load™ Blood Direct PCR Master Mix (HF, 2X)	100次
D7287M	Easy-Load™ Blood Direct PCR Master Mix (HF, 2X)	500次
D7289S	Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)	100次
D7289M	Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)	500次
D7292S	BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒	100次
D7292M	BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒	500次
D7371	dNTP Mixture (2.5mM each)	1ml
D7373	dNTP Mixture (25mM each)	250µl
FTUB322	BeyoGold™ PCR管 (0.2ml, 凸盖, 透明)	1000个/包
FTUB323	BeyoGold™ PCR管 (0.2ml, 凸盖, 透明)	1000个/包,10包/箱
FTUB328	BeyoGold™ PCR八联排管 (0.2ml, 凸盖, 透明)	125排/盒
FTUB329	BeyoGold™ PCR八联排管 (0.2ml, 凸盖, 透明)	125排/盒,10盒/箱
ST876-100ml	BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)	100ml
ST876-500ml	BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)	500ml

Version 2019.05.05